


## パワーサプライ付きコンプリートシステム

# myGEL™ InstaView™ システム

myGel™ InstaView™には、ミニ電気泳動ゲルのキャストリング、泳動、観察に必要なものがすべて揃っており、パワーサプライも内蔵されています

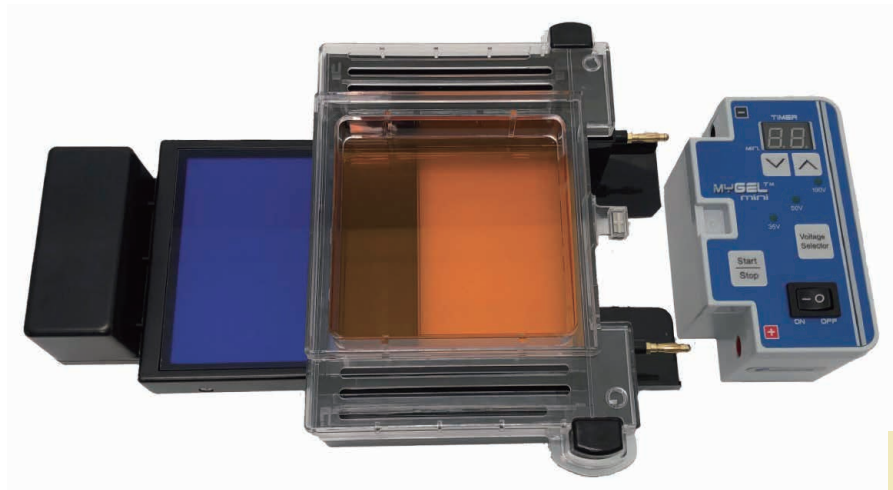

最新情報は  
こちらに



- ◆ ゲルタンクには、大型（10.5×10cm）または小型（10.5×6cm）のゲルトレイを1つ収容できます。
- ◆ 付属のトレイ、コーム、漏れ防止用キャストリングスタンドを使って、簡単にゲルを流し込むことができます。
- ◆ パワーサプライはゲルタンクに直接接続するため、リード線が不要で毎回確実に接続されます。
- ◆ 出力電圧は35V、50V、100Vに調整でき、泳動時間は最大99分まで設定できます。
- ◆ ゲルタンクとフタの間の磁気ロックにより、フタが適切に閉まっていない場合には装置に電流が流れるのを防ぎます。
- ◆ セットアップ完了後、ミニLEDトランスイルミネーターをタンクの下の所定の位置にスライドさせ、スイッチを入れるだけで、いつでもリアルタイムで泳動の様子を見ることができます。
- ◆ 波長465nmの青色光はDNAにダメージを与えることがなく、SmartGlow™、SYBR™ Green、GelGreenなどの一般的な緑色蛍光染色を励起することが可能です。
- ◆ フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAバンドを確認することができます。
- ◆ 電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用し、簡単にスマートフォンで高解像度の画像を撮影することができます。
- ◆ 画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。

## パワーサプライ付きコンプリートシステム

# myGEL™ InstaView™ システム



\*携帯電話は含みません。

|             |   |
|-------------|---|
| 出力電圧        | 35V、50V、100V                                    |
| タイマー        | 0-99分もしくは連続                                     |
| 安全機能        | 磁気ロック   |
| バッファー容量     | 230ml   |
| トレイ容量       | 大 10.5×10cm (厚さ 0.5cm)<br>小 10.5×6cm (厚さ 0.5cm) |
| 光源          | 青色LED, 465nm                                    |
| サイズ (W×D×H) | 255×210×140mm                                   |
| 重量          | 1.04kg  |
| 入力電圧        | 115V ~ 230V, 50/60Hz                            |
| 保証          | 2年  |

2年保証

| カタログ No.    | 商品名  | 包装 | 希望販売価格   |
|-------------|--|----|----------|
| E1201       | myGel™ InstaView™ Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator          | 1式 | ¥196,000 |
| E1200-CS1   | InstaView™ Electrophoresis System , Extra casting set                                | 1式 | ¥9,500   |
| E1101-COMB1 | myGel™ Mini Electrophoresis System , Reversible Combs                                | 1式 | ¥1,900   |
| E1200-OC    | InstaView™ Electrophoresis System, Orange filter cover for mini LED transilluminator | 1式 | ¥7,900   |

### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081

■ 代理店