

CULTURA[®] M

コンパクト多目的インキュベーター

ユーザーマニュアル

CE



CULTURA コンパクト多目的インキュベーター

操作パーツ

1. コントロールランプ内臓メインスイッチ
2. 温度調整ネジ

設置

CULTURA Mは横置き、縦置きどちらでも使用可能です。

写真の説明

(最終ページ参照)

- 1 CULTURA Mは横置き、縦置きどちらでも使用可能です。
- 2 コントロールランプ内臓メインスイッチ
- 3 温度調節ネジ

設置法

- a) 本体を箱から取り出し、設置後プラグをコンセントに差しします。
- b) 希望の位置に棚を取り付け、棚の上に温度計を設置します。
- c) メインスイッチをONにし、コントロールランプが点灯することを確認します。
- d) 30分後、設定温度(初期設定は35°C)に達します。

温度調整

使用温度は温度調節ネジをドライバーで回転させることで調節することが可能です。Turning to the left decreases and to the right increases the temperature 左に回すと温度が減少し、右に回すと温度が上昇します。(1mm回転 = 1°C)

注意事項

ドアがしっかりと閉まっていることを確認してください。また、ドアは90度以上開けないでください。直射日光に暴露しないでください。プラスチックチューブを直接庫内に置かないでください。必ず棚を使用してください。

クリーニング

CULTURA Mのクリーニングには中性洗剤等をご使用いただけます。
重要: メタノールやアセトン等有機溶媒を含んだ溶液をクリーニングに使用しないでください。

異常が発生した場合

CULTURA Mは過熱防止のためのヒューズを内蔵しています。お客様ご自身でのヒューズ交換はできませんので、異常が発生した場合は販売店までご連絡ください。

仕様

- **商品名:**
CULTURA M
- **カタログ番号:**
132754
- **設定温度範囲:**
25-45°C
- **温度精度:**
+/- 1°C
- **消費電力:**
30 W
- **周波数:**
50Hz/60Hz
- **材質:**
難燃性ポリカーボネートおよびABS
- **ドア:**
ポリカーボネート(透明)
- **温度計:**
60°Cまで(専用容器入り)
- **保証期間:**
ご購入から2年間
- **本体外寸:**
L x H x D:
310 x 155 x 168 mm
- **庫内寸法:**
L x H x D:
220 x 120 x 150 mm
- **重量:**
1.1 kg



保証について

保証期間はご購入から2年間となります。材質や製造上の問題により以上が発生した場合は無償にて新品と交換させていただきます。その場合、本体はもともと梱包されていたパッケージにて返送いただきます。また、保証は正しい使用法のもとご使用されて生じた異常にのみ適用され、誤用による異常にはつきようされません。

