

# 自動キャップ開閉装置

# EzDecap™



 BLUE-RAY  
BIOTECH



動画はこちら



EzDecap  
日本語マニュアル

## スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™ は、スクリーキャップマイクロチューブ・クライオチューブから 50mL の遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した 4 つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。

## ◆ 業務効率の向上

特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。

## ◆ 省スペースで設置可能

コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能

## ◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応

クライオチューブから50mL遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。  
適用範囲：キャップの直径11～40mm

## ◆ 多彩な動作モード

様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、4つの異なる動作モードから選択可能です。



### 4オペレーションモード

#### 1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

#### 2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

#### 3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

#### 4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。

サイズ (W×D×H)	170×240×290mm
重量	3.0kg (Body : 0.9kg, Bracket : 2.1kg)
所要時間 (Cap/Decap)	約3秒
適用キャップの範囲	直径11～40mm
電源	Input : AC100-240V、50/60Hz Output : DC9V、4A

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BRDC-0000	EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム	1式	¥198,000

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

### 各モードの動作はこちら

<p>1. Hold Cap</p> 	<p>2. Released Cap</p> 	<p>3. Decap Only</p> 	<p>4. Cap Only</p> 
--	--	---	--

### ◆ お願いおよび注意事項 ◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903 / FAX: 03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902 / FAX: 03-5677-4081

■ 代理店