

Argos 社 Polarsafe クライオラベルの設定について

用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。
その際には下記の設定をご確認のうえ、再度お試しください。

Microsoft WORD 2010 の場合

1. メニューバーの「ファイル」から「オプション」を選択する。
2. 「オプション」のメニューから「詳細設定」を選択する。
3. 「詳細設定」中の「印刷」内の

「A4 または 8.5×11 インチの用紙サイズに合わせて内容を調節する」

という項目にチェックが入っている場合、そのチェックを外す。

以上