

Q-One® Free TRYキャンペーン


**非接触、
それが重要!**

**チップに触れずにスマート補充
～ Q-One シリーズ ～**

QSP®
Quality Scientific Plastics

**空ラック & 詰め替え
無料サンプル
先着 500 名**

詰め替え方法に非接触構造を採用、コンタミリスクの低減!

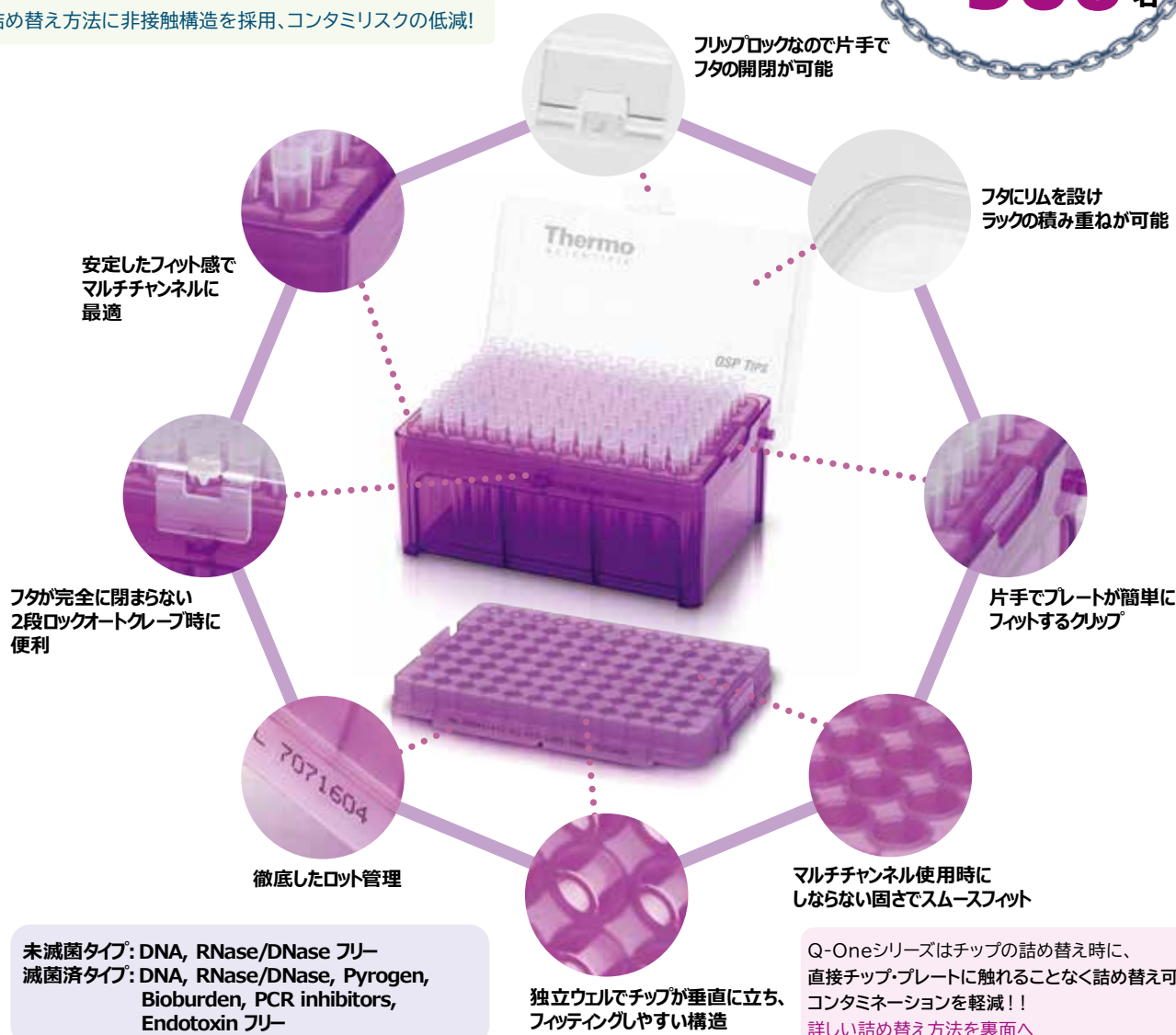

カタログ No	商品名	包装	希望販売価格
T104RL-Q	スタンダードチップ -10 μ l 詰め替え (Q-One)	960 本 (96 本 x5 プレート x2)	¥5,100
T110RL-NEW	スタンダードチップ -200 μ l 詰め替え (Q-One)	960 本 (96 本 x5 プレート x2)	¥5,100
T112XLRL-Q	スタンダードチップ -1250 μ l 詰め替え (Q-One)	960 本 (96 本 x5 プレート x2)	¥6,600
T10ERINSERT-Q	バルクチップ用 -10/-20 μ l 空ラック	10 個 (10 個 x1 パック)	¥4,400
T200ERINSERT-Q	バルクチップ用 -200 μ l 空ラック	10 個 (10 個 x1 パック)	¥4,400
T1000ERINSERT-Q	バルクチップ用 -1250 μ l 空ラック	10 個 (10 個 x1 パック)	¥4,800



**今だけ! 無料サンプル先着500名に配布キャンペーン実施中
実際に使って、体感してください。**

対象品をご確認にうえ、右にQRから、ご応募ください。



詰め替え
簡単!!!


Q-One® チップ® 詰め替え方法



1

ビニールを取り、
紙製の帯を外します。


注 空のラックはプレート
を除いた状態でご用意
下さい。

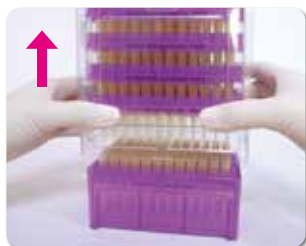

2

ラック上部のフタを取り、両手でQ-One®の
4番目のプレート部分を持ち上げます。

注 上部を持ち上げるとプレートが崩れ、
正しく詰め替えが行えません。

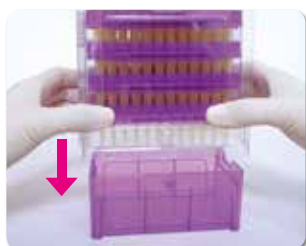

3

持ち上げたQ-One®をそのまま空ラックの
上に置きます。

注 Q-One®が残っている状態で透明な
トランスポートスリーブをテーブルなどに
置くとチップ先端が折れてしまいます。



4

この時、透明なトランスポートスリーブの
凹部とラックの凸部の位置を合わせて下さい。



5

Q-One®上部の透明なトランスポートリッドを
押すとチップがラックに入ります。



6

2で外したラックのフタを
ラックにはめて完成です。

7

1ラックのみの詰め替えの場合は
このまま保管して下さい。

One point アドバイス

Q-One®の広い面を
持って詰め替えると
スムーズに行えます。



一目でカタログNo.と
Lot No.がわかります。



2025 チップカタログは
こちらからご覧いただけます。



詰め替え動画は
こちらからご覧いただけます。

Q-One® 詰め替え動画はこちら!
<https://www.bmbio.com/shop/t/t1027/>

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は2025年4月1日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
- 使用範囲・・・記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio® ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903 / FAX: 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902 / FAX: 03-5677-4081