

FASTPETTE Pro取扱説明書

FASTPETTE Proは、220gと非常に軽量で7～8時間の充電により約8時間の使用が可能です。
0.5～100mlのガラス製及びプラスチック製のピペットが使用できます。

操作モードの種類

FASTPETTE Proは用途に合わせて4種類の操作モードが選択できます。

High-Blow : 速い速度で吸引、吐出します
Low-Blow : 遅い速度で吸引、吐出します
High-Grav : 速い速度で吸引、吐出は自由落下します
Low-Grav : 遅い速度で吸引、吐出は自由落下します

充電方法

FASTPETTE Pro本体底部に付属のACアダプターを直接差し込むか、付属の充電用スタンドに本体を接続し充電します。
7～8時間(ほとんど充電残量の無い状態から)で充電完了します。

バッテリー交換

充電回数を、目安として1000回行った際、バッテリーの充電許容量が無くなりますのでバッテリー交換が必要となります。

注意！
市販のアルカリ電池やマンガン電池を使用すると、液漏れを起して故障の原因になります。液漏れが進行すると修理が不可能になりますので絶対に使用しないでください。バッテリーのご購入の際は代理店までご連絡ください。

フィルター交換

吸引・吐出モーターが動作しているにもかかわらず、液体の吸引・吐出スピードが通常より遅く感じられる場合は、中のフィルターが目詰まりしていますので付属のフィルターと交換してください。

保証期間

箱の中に同封されております保証書をご覧ください。