


BeadBug™-6 クイックスタートガイド

重要-BeadBug-6 は、ベースにモーター固定ネジが取り付けられた状態で出荷されます。ご使用前に必ずネジを取り外してください。取り外さないと、ユニットが損傷する可能性があります。

1. ユニットの箱から取り出す際には、ユニットの電圧定格が現地の電源と一致していること、および適切な電源コードが付属していることを確認してください。
2. 本体裏面にある 2 本の輸送用ネジ(下図参照)を付属の六角レンチで外します。

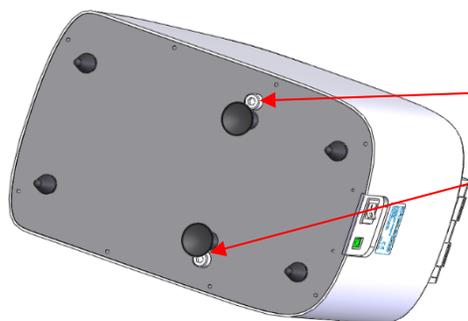


機器使用前に六角レンチを使用してネジを外します

3. 電源プラグを電源に接続し、主電源を入れます。
4. 下の図のように、チューブホルダーにチューブを対称的に挿入してください。少なくとも 2 本のチューブが挿入されていない状態でユニットを動作させないでください。



5. チューブをしっかりと所定の位置に押し込み、図のようにチューブホルダーを所定の位置に固定します。

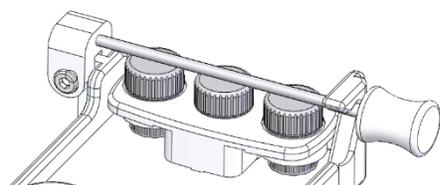

6. 透明な蓋が閉め、ロックされていることを確認します。
7. 「Set」を押し、その後上下矢印キーを押して動作パラメータを設定します。「Set」を数回押すと、設定可能なパラメータ（サイクル数、運転速度、運転時間、サイクル間の休止時間）がスクロール表示されます。「Start」を押して操作を開始します。
8. 操作を止める必要がある時は「Stop」を押します。

このクイックスタートガイドは取扱説明書に代わるものではありません。BeadBug-6 を操作する前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。