

# 取扱説明書

## Force Mini™ SBC-140

### 1. 操作方法

本体のスイッチによる操作方法と、フタの開閉による操作方法があります。

スイッチは本体の後側にあります。「ON」に とローターが回転し 「OFF」に とローターの回転が停止します。

フタの開閉による操作方は、始めに本体のスイッチを「ON」の状態にして下さい。フタを開めるとローター 回転し、フタを開けるとローターの回転が停止します。

#### 注意

※ 操作中にフタを開けようとはしないで下さい (安全対策として、フタを開けた にはローターが回転しないように います)。

※ ローターが完全に止まるまで、チューブを取 で下さい。

※ チューブをローターに設置する際、できるだけバランスをとって設置して下さい。チューブの設置が一部分に偏った状態になりますと、正確に回転しない可能性があります。

8連チューブ用ローターを使用する際は、8連チューブを1本だけでローターを回転させないで下さい。

### 2. ローター交換の方法

SBC-140には2つのローターが付属されています。通常は、1.5ml/2.0ml チューブ用のローター 接続 す。8連チューブ用ローターは、付属品として付属されています。

交換の方法は以下の通りに従ってください

8連チューブ用ローターが入っている袋に、六角ネジ用レンチが入っています。

ローターシャフトの下の六角ネジを、専用のレンチで緩めます。

六角ネジを緩めたら、ローターを取り外します(引っ張れば簡単に取れます)。

ローターを取り外したら、別のローターをモーターシャフト(ローターが接続されている部分)に取り付けます。

ローターを取り付けたら、ローターシャフトの下の六角ネジを専用のレンチで締めてください。

**注意** 六角ネジを締める際に、ネジをきつく締めすぎないでください。

### 3. 問い合わせ

商品についてのお問い合わせは、 連絡ください。

### 4. 仕様

サイズ・・・13.2W×15.5H×11H(aa)

電源・・・115V 50#60Hz

回転速度・・・6000rpm

最大遠心力・・・&SSSI [